



Návod na zachytávání videa z mikroskopu do počítače v učebně J121 pomocí externí stříhové karty AverMedia


- 1.) připojit externí stříhovou kartu do USB portu na přepínači – viz fotografie

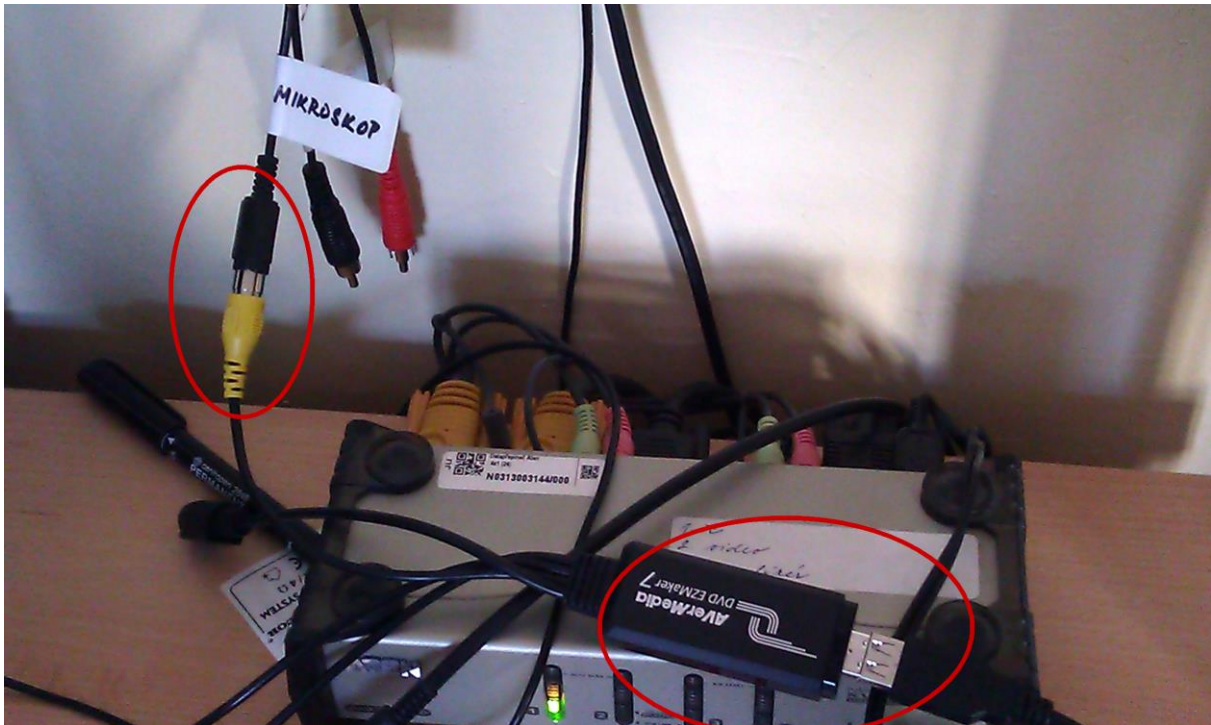

- 2.) zapnout zdroj signálu (mikroskop, ...)
- 3.) použít program MPC-HC, ikona je umístěna na ploše

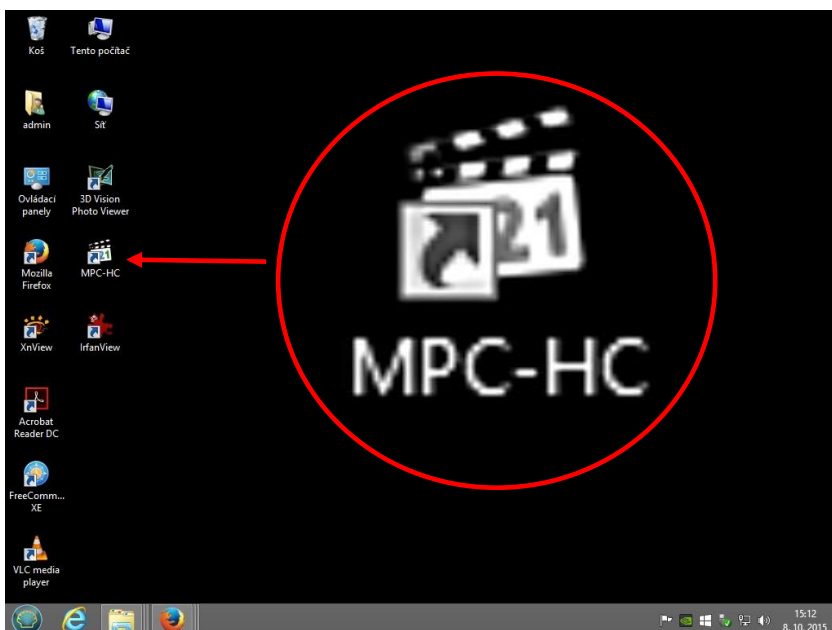


Pokud se neobjeví video z externího zdroje, je nutné v menu Soubor vybrat položku Soubor/Otevřít zařízení nebo CTRL+V a v názvu video zařízení vybrat položku AverMedia USB Polaris Analog Capture.

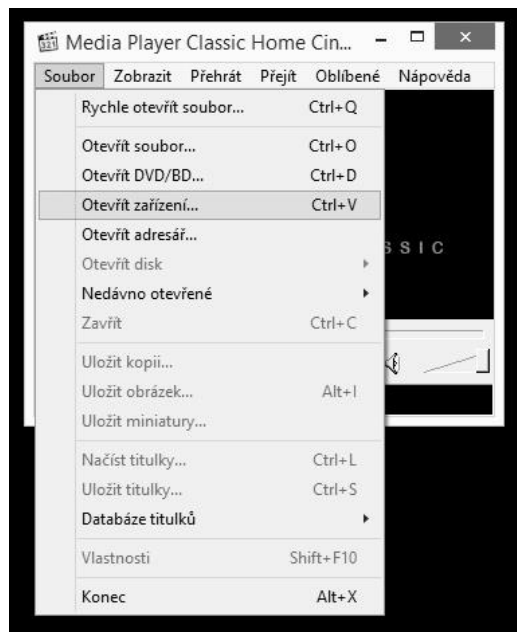

Poté se objeví okno s videem z externího zdroje (například mikroskopu). Zvětšení přes celou obrazovku lze provést dvojklikem levého tlačítka myši myš, nebo klávesou F.

Pozn.: Pomocí MPC-HC lze ukládat video na disk.

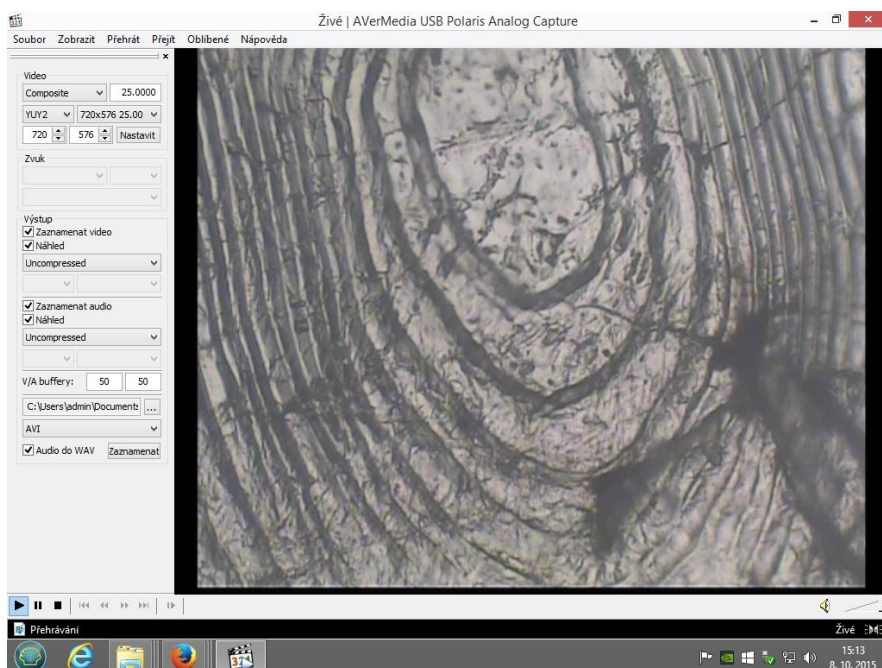

Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019